



RSUD Dr. SOEDARSO

PEMELIHARAAN SPECTROPHOTOMETER

No. Dokumen

17 / 065 / 030 / AK-
RSDS / 2018

No. Revisi

Halaman :

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

06 Agustus 2018

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dokter Soedarso

Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K) GEH

Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 1988910 1 001

PENGERTIAN

Prosedur Tetap (Protap) pemeliharaan adalah prasyarat dan urutan kerja yang harus dipenuhi dan dilakukan, agar pemeliharaan suatu alat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TUJUAN

1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
2. Alat selalu dalam keadaan siap dan layak pakai, sehingga umur teknis menjadi lebih panjang.

KEBIJAKAN

1. Pedoman Pemeliharaan Alat Kesehatan Dep.Kes RI, Dirjen Yanmed, Direktorat Instalasi Medik, 2002

PRASYARAT

1. SDM, teknisi terlatih
2. Peralatan kerja.
3. Dokumen teknis penyerta.
4. Bahan pemeliharaan dan Material bantu tersedia
5. Mekanisme kerja jelas

PERALATAN

1. Tool set mekanik.
2. Tool set Elektrik.
3. Avometer digital.
4. Multimeter Analog

PROSEDUR

1. **Persiapan**
 1. Siapkan perintah kerja
 2. Siapkan formulir laporan kerja
 3. Siapkan dokumen teknis penyerta :
 - Service manual
 4. Siapkan Bahan pemeliharaan, Bahan Operasional dan Material Bantu :
 - Contact cleaner
 - Kain Lap / kertas tissue



RSUD Dr. SOEDARSO

PEMELIHARAAN SPECTROPHOTOMETER

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

2/2

PROSEDUR

- Kuas
- Aquades
- 5. Pemberitahuan kepada user

2. Pelaksanaan

1. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat tiap 1 bulan
2. Cek kondisi saklar dan tombol-tombol tiap 1 bulan
3. Cek exiler lamp, ganti bila perlu tiap 1 bulan
4. Cek dan bersihkan foto sensor dan filter monochromatic, ganti bila perlu tiap 3 bulan
5. Lakukan pengukuran arus bocor tiap 1 setahun
6. Lakukan pengukuran tahanan kabel pembumian alat tiap 1 tahun
7. Lakukan uji kinerja alat tiap 3 bulan

3. Pencatatan

1. Isi Kartu Pemeliharaan alat
2. Isi Formulir Laporan Kerja
3. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan Kembali kepada user

4. Pengemasan alat kerja dan dokumen teknis penyerta

1. Cek alat kerja dan sesuaikan dengan catatan
2. Cek dan rapihkan dokumen teknis penyerta
3. Kembalikan alat kerja dan dokumen teknis penyerta ke tempat semula.

5. Pelaporan

Laporkan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas`

PETUGAS

Teknisi Elektromedik RSUD Dokter Soedarso

UNIT TERKAIT

1. IPFRS
2. Logistik